

客户煤自燃性测定仪安装室要求及启动前的准备事项

适用仪器型号： ZRJ-1

北京东西分析仪器有限公司

文件编号：CS-002-ZRJ

尊敬的客户：

感谢您购买北京东西分析仪器有限公司仪器。为了确保您的仪器能顺利安装并投入使用，请您务必按照以下要求在工程师到达之前完成下列诸项场地准备，并在仪器到货之后尽快通知东西分析公司前来安装验收。谢谢您的大力协助！

我公司客服部电话： (010) 88393508、52048061/52048062/52048063
(010) 52048062 (传真)

客户的职责：

- 1、当您提货时，若发现包装已经破损或有违反运输要求的情况，请让运输部门签字确认，并务必与我公司客服部联系解决。
- 2、您需确保场地准备符合仪器安装的所有要求，包括场地大小，电源，气源及其他与安装有关的必需品，(详见下列各项。)
- 3、在东西分析工程师提供安装和现场培训时间里，具体负责操作仪器的客户须全程在现场，以免漏掉重要的操作、维护及安全信息。

一、工作环境要求

- 1、温度：10~35℃；
- 2、相对湿度：≤80%；
- 3、工作室面积应在 10m²以上，阳光不能直射仪器；
- 4、周围空气中无腐蚀性气体及易燃易爆气体；
- 5、无强烈外磁场和干扰及机械振动，高灵敏度操作时，防止强烈空气对流。

二、电源要求

- 1、电压 220V±10%、频率：50Hz±1%、功率：2500W；
- 2、稳定的单相交流电源，若电压波动太大，须配 5000W 的稳压器；
- 3、系统应单独供电，电源接地良好，中线对地电压不超过-3V；

三、工作台要求

- 1、仪器主机长 560mm;宽 500mm;高 550mm.
- 2、工作台平稳牢固,台面应能承受 100kg,工作台长度除考虑主机外,还要考虑工作站(计算机和打印机)、空气发生器、氢气发生器,总长度为 2 米。
- 3、工作台背面与墙壁间应能流出 400-500mm 距离,以保证仪器气源和电源的方便接入。

四、气源要求

- 1、使用高压钢瓶时,气瓶应固定在不可移动的支架或墙上,储存在远离热源、明火,并通风良好的地方,储存温度不能高于 50°C。
- 2、气体纯度要求
高纯氮气(纯度:≥99.999%);
高纯氧气(纯度:≥99.999%)

五、其他辅助设施

- 1、蒸馏水;
- 2、万分之一的分析天平;
- 3、气压计(测大气压)。

以上条件如果具备,请发传真至我单位:

- 1、使用条件是否具备
- 2、电源要求是否具备
- 3、辅助设备是否具备
- 4、仪器种类

气相色谱仪

仪器型号:

您的联系方式:

联系人:

电话:

传真:

单位名称:

单位地址:

邮编: