

客户能量色散 X 射线荧光光谱仪安装室要求及启动前的准备事项

适用仪器型号：XD-8010

北京东西分析仪器有限公司

文件编号：CS-002-XD

尊敬的客户：

感谢您购买北京东西分析仪器有限公司仪器。为了确保您的仪器能顺利安装并投入使用，请您务必按照以下要求在工程师到达之前完成下列诸项场地准备，并在仪器到货之后尽快通知东西分析公司前来安装验收。感谢您的大力协助！

我公司客服部电话：（010）88393508、52048061/52048062/52048063
（010）52048062（传真）

客户的职责：

- 1、当您提货时，若发现包装已经破损或有违反运输要求的情况，请让运输部门签字确认，并务必与我公司客服部联系解决。
- 2、您需确保场地准备符合仪器安装的所有要求，包括场地大小，电源，气源及其他与安装有关的必需品，（详见下列各项。）
- 3、在东西分析工程师提供安装和现场培训时间里，具体负责操作仪器的客户须全程在现场，以免漏掉重要的操作、维护及安全信息。

一、工作环境要求

- 1、温度：10~35℃；
- 2、相对湿度：≤85%；
- 3、工作室面积应在 10m² 以上，阳光不能直射仪器；
- 4、周围空气中无腐蚀性气体及易燃易爆气体；
- 5、无强烈外磁场和干扰及机械振动，高灵敏度操作时，防止强烈空气对流。

二、电源要求

- 1、电压 220v±10%；
- 2、频率：50Hz±1%；

三、工作台要求

- 1、XD-8000 能谱仪主机长 600mm,宽 470mm,高 450mm。
- 2、工作台平稳牢固，台面应能承重 50kg，工作台长度除考虑主机外，还要考虑工作

站 (计算机和打印机) , 总长度约为 150cm。

3、工作台背面与墙壁间应能流出 400-500mm 距离 , 以保证仪器电源的方便接入。

以上条件如果具备 , 请发传真至我单位 :

1、使用条件是否具备

2、电源要求是否具备

3、辅助设备是否具备

4、仪器种类

能谱仪

仪器型号 :

您的联系方式 :

联系人 :

电话 :

传真 :

单位名称 :

单位地址 :

邮编 :